

## 增强稳定型抗体稀释液

货号#: PCIHC061 规格: 500mL

### 产品特点:

1. 即用型抗体稀释液（作为工作稀释液使用），无需反复冻融；
2. 使用所有免疫学抗体稀释
3. 不含 BSA 等动物来源蛋白
4. 不含叠氮钠等有毒防腐剂

### 操作步骤:

1. 计算工作浓度抗体所需体积量，按照稀释比例计算出所需抗体稀释液体积量；
2. 按照计算使用量，将高浓度抗体加入适量抗体稀释液中；
3. 完毕后利用 Vortex 充分混匀，静止于 4℃冰箱保存（可保存 6 个月以上）；
4. 抗体使用过程中若处于 4℃环境反应，可增大抗体的反复使用的寿命；
5. 室温反应，可在 1-2h 内完成抗体-抗原结合；

### 储存条件:

冰袋运输，4℃保存，有效期 24 个月。

### 使用注意事项:

1. 稀释后的工作抗体储存尽量在 4 °C 进行，可有效延长稀释后抗体的使用寿命；
2. 由于本品含有促进抗原抗体结合剂，过高稀释浓度的抗体反而会导致高背景出现，需根据实验情况，自行降低抗体的使用浓度；
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
4. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。