

抗体剥离液

货号：PCIHC062

规格：500mL

产品特点：

- 1、高效剥离切片中抗体的结合位点；
- 2、只剥离抗体，不损伤切片上的抗原免疫位点
- 3、不含 β -巯基乙醇，无异味，更安全

操作步骤：

- 1.剥离：将显色完成的切片，滴加适量的抗体剥离液中（以剥离液完全浸没组织切片为基准），放置在 37℃ 孵育 20min；
- 2.清洗 1：取出剥离好的切片，利用洗涤液洗涤 2-3 次，
- 3.检测剥离效果：将切片放置显微镜下观察，若信号仍存在，则重复步骤 1-2 次，确保无信号出现（一般完成 1-2 步骤即可达到剥离效果）；
- 5.按照实验步骤重新进行新一轮的抗体免疫实验（必要时，需要重新封闭切片）。

储存条件：

保存：4℃，运输：4℃或 RT，有效期：12 个月

注意事项：

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 2、本产品仅供科研，请勿用于医药、临床诊断或治疗、食品及化妆品等用途