



Quick-P 快速蛋白电泳缓冲液 (10×)

货号 : PWQ001 规格 : 500mL

产品介绍 :

- 1.20-30min 完成蛋白电泳工作
- 2.适用于 SDS-Page 系统的各种电泳胶 (如 : Tris 甘氨酸、Tris-MOPS 等)
- 3.本品为 10X 浓缩液 , 使用时需利用纯化水 10 倍稀释至工作液

操作步骤 :

- 1、取适量快速电泳 10X 液 , 按照 10 倍稀释至工作液 (如 : 配制 1L 工作液 , 取 100mL 快速电泳 10X 液 , 加入 900mL 纯化水 , 稍作混匀) ;
- 2、配制好的快速电泳工作液部分添入电泳槽中 ;
- 3、按照实验计划要求 , 电泳胶安装完毕 , 将剩余的快速电泳液装入电泳内槽中 ;

注意 : 电泳液置入原则 : 内槽液面明显高于外槽液面 ;

- 4、设置电源电压 : 恒压 160-200V , 设置好时间 , 启动电泳工作。

储存及运输条件 :

保存 : 4°C , 运输 : 4°C , 有效期 : 12 个月

注意事项 :

- 1.为了您的安全和健康 , 请穿实验服并戴一次性手套操作 ;
- 2.本产品仅供科研。请勿用于医药、临床诊断或治疗 , 食品及化妆品等用途。